

Coffret douche oculaire EyeSpray

Exécution en acier inoxydable

Articles 1003

Contenu de la livraison

- Coffret EyeSpray en acier inoxydable.
 - 2 bouteilles-spray d'eau saline stérile, solution tampon phosphate ou borate.
 - Etiquettes en français.
 - Etiquettes de scellement et d'indication de date de péremption.
 - Instructions d'installation (ci-dessous).
 - Instructions pour le remplacement des bouteilles (à conserver).
 - Rondelles de calage en plastique.
-

Instruction d'installation

- Collez soigneusement les étiquettes sur le coffret:
 - sur la face frontale du coffret
 - à l'intérieur (instructions de remplacement des bouteilles)
 - sur la poignée (étiquette jaune).
 - Déterminez un emplacement bien visible, proche du lieu de risque.
 - Fixez le coffret au mur (vis et tampons non fournis), en utilisant si nécessaire les cales si le mur n'est pas plan, de manière à ce que les bouteilles dans le coffret ouvert soient à une hauteur de 1.10 m. Cela correspond à une hauteur de montage de 1.15 m entre le bord inférieur du coffret fermé et le sol.
 - Mettez en place les bouteilles conformément aux instructions de remplacement des bouteilles.
 - Fermez le coffret en veillant à maintenir à l'intérieur l'indicateur d'utilisation.
 - Collez l'étiquette mentionnant la date de péremption et l'étiquette de scellement rouge par dessus le couvercle fermé.
 - Ce document, les instructions de remplacement des bouteilles et des vidéos se trouvent sur le site www.eyespray.ch
-

Pour toute question, pour une nouvelle commande ou pour une commande d'accessoires ou de bouteilles de remplacement, veuillez vous adresser à votre installateur / revendeur, ou directement au distributeur pour la Suisse :

LaboSafe SA
Chemin du Petit Pontarlier 15
CH - 2000 Neuchâtel

Tél. 032 756 96 96

www.labosafe.ch

www.eyespray.ch

Coffret douche oculaire EyeSpray

Exécution acier inoxydable

Article 1001-1003

Remplacement des bouteilles

Le témoin rouge indique que la douche a été utilisée et que les deux bouteilles doivent être remplacées :

- Ouvrir le couvercle du coffret, toutefois pas complètement en insérant un crayon ou un objet faisant office de butée de manière à ne pas activer les bouteilles.
- Sortez les anciennes bouteilles de leur logement à l'intérieur du coffret.
- Ayez à disposition deux nouvelles bouteilles, une étiquette de date de péremption et un feuille rouge de scellement.
- Reportez sur l'étiquette la date de péremption indiquée sur le fond des bouteilles. Les bouteilles devraient être changées après 3 ans.
- Enlevez le capuchon des nouvelles bouteilles.
- Installez les bouteilles dans le coffret, le spray se situant vers le haut et de façon à ce que le spray soit dirigé vers l'extérieur du coffret.
- Refermez le couvercle du coffret tout en veillant à ce que témoin rouge soit maintenu dans le coffret.
- Collez la feuille de scellement sur l'ouverture entre le couvercle et la plaque de support de façon à ce que l'ouverture du coffret déchire obligatoirement le sceau. Collez l'étiquette avec la date de péremption sur le coffret.

Un contrôle périodique doit être effectué pour s'assurer que le scellement n'est pas déchiré et que la date de péremption n'est pas échue.

Ces instructions peuvent être visionnées sur une vidéo sur le site www.eyespray.ch

Pour toute question, pour une nouvelle commande ou pour une commande d'accessoires ou de bouteilles de remplacement, veuillez vous adresser à votre installateur / revendeur, ou directement au distributeur pour la Suisse :

LaboSafe SA
Chemin du Petit Pontarlier 15
CH - 2000 Neuchâtel

Tél. 032 756 96 96

www.labosafe.ch

www.eyespray.ch